



Centrifuge EBA 200, verkorte handleiding



Algemeen

Gewenste relatieve centrifugaal kracht is 2000 g (gravity).
Dit is omgerekend voor de EBA200: 4561 RPM (rotations per minute).

Het centrifugeren van serumbuizen (okergele dop).



Deze buizen moeten voor centrifugeren eerst een half uur bij kamertemperatuur stollen.

Het centrifugeren van lithium-heparine buizen (licht groene dop).

Deze buizen hoeven niet te stollen en kunnen direct worden afgedraaid.

Laden van de centrifuge

In de rotor moeten recht tegenover elkaar (symmetrisch) dezelfde buizen staan met ongeveer dezelfde inhoud.
Indien nodig tegenbuizen gebruiken.
(tegenbuizen zijn buizen van dezelfde grootte gevuld met water)

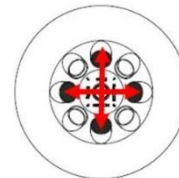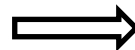

Starten van de centrifuge

Programmering : 2000 G
RPM : 4561
Time (t) : 10 minuten

